



FILLING YOUR NEEDS

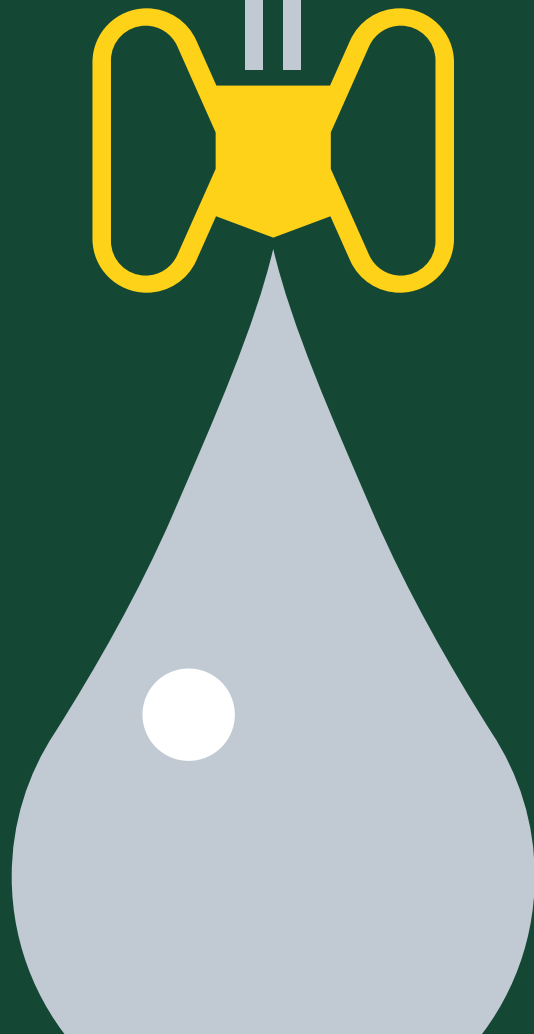

FLEXIBLE CONTAINMENT TECHNOLOGIES

ABFÜLLEN · UMFÜLLEN · LAGERN



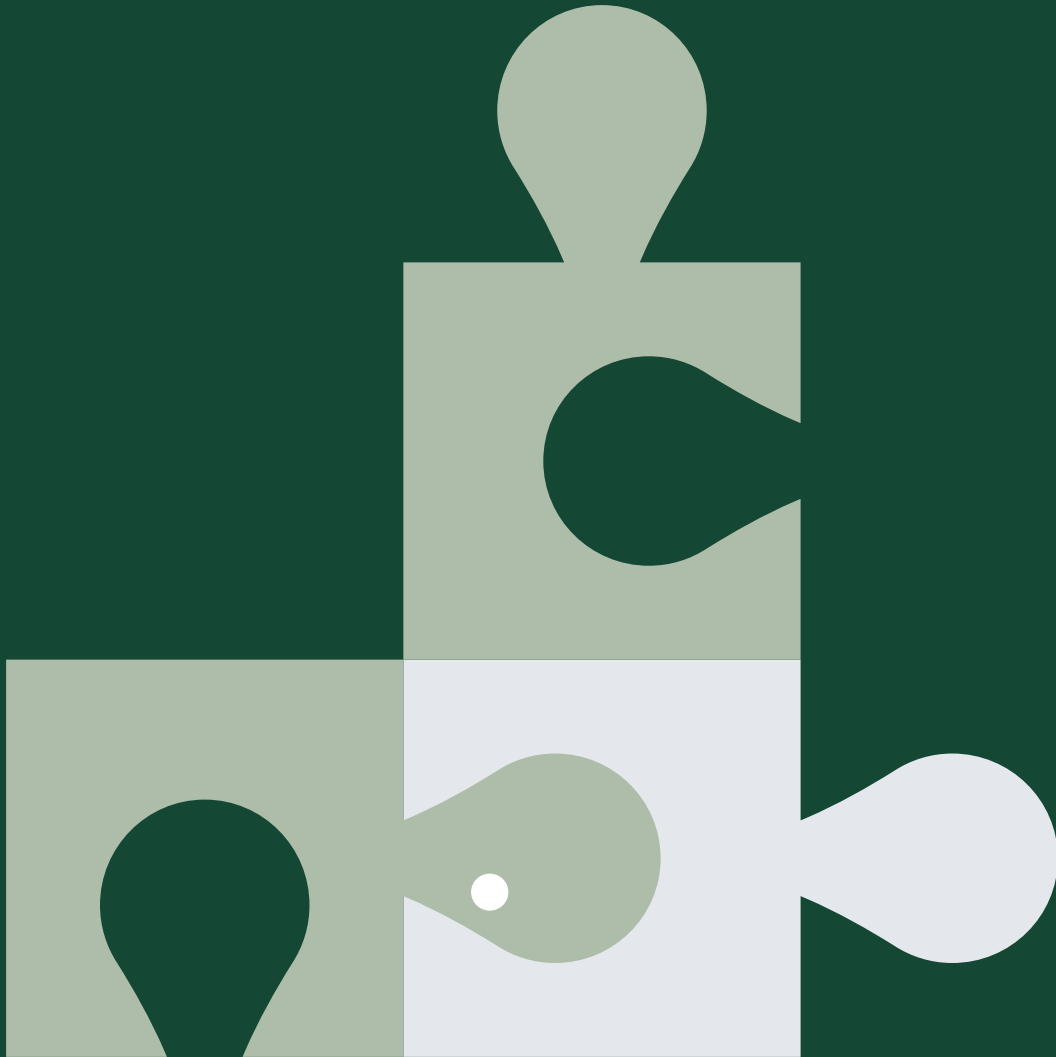

SAUBER UND SICHER UMFÜLLEN, MISCHEN UND LAGERN

SPEZIELL FÜR ANSPRUCHSVOLLE CONTAINMENT-LÖSUNGEN
IN DER PHARMA-, CHEMIE- UND LEBENSMITTELINDUSTRIE
BIETET ROMMELAG FLEX DURCHDACHTE UND BEWÄHRTE
LAGERBEHÄLTNISSE SOWIE SCHÜTT- UND ANDOCKSYSTEME.
WIR NENNEN ES DIE „FLEXIBLE CONTAINMENT TECHNOLOGY“,
KURZ FLECOTEC. UND SIE KÖNNEN DAVON NUR PROFITIEREN.

Sie suchen eine flexible Verpackungslösung für Ihre Schüttgüter, die neben allen gesetzlichen Anforderungen auch Ihre persönlichen Wünsche erfüllt? Rommelag FLEX hat die perfekte Lösung für Sie.

ZWEI SYSTEME – EINZIGARTIGE VORTEILE

Mit den Kernkomponenten Flecozip und Flecotric bietet Rommelag FLEX zwei innovative Systeme zum Abfüllen und Umfüllen toxischer und hochsensibler Feststoffe. Während Flecozip die kontaminationsfreie Schnittstelle von Prozesseinheiten zu Gebinden darstellt, ermöglicht Flecotric die Adaption des Systems an nahezu alle gängigen Maschinen und Prozesseinheiten, die in der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen. Höchste Prozesssicherheit ist somit ebenso sichergestellt wie der Schutz der Mitarbeiter und des Schüttgutes.



FLECOZIP

FLECOZIP IST KONZIPIERT FÜR DIE HANDHABUNG VON GEFÄHRSTOFFEN UND SENSIBLEN SCHÜTTGÜTERN. DAS DURCHDACHTE SYSTEM ERMÖGLICHT DAS STAUBDICHT VERBINDEN VON PROZESSEINHEITEN MIT TRANSPORTGEBINDEN UND VERHINDERT KONTAMINATIONEN BEIM UMFÜLLEN, ABFÜLLEN UND PROBENEHMEN.

Flecozip ist die Antwort auf die hohen Schutzanforderungen, die in der Entwicklung und Produktion von Pharmazeutika gefordert werden. Auch beim Thema Wirtschaftlichkeit überzeugt Flecozip auf ganzer (Produktions-)Linie, denn schneller als mit Flecozip ist ein kontaminationsfreier Materialtransfer mit flexiblen Gebinden kaum möglich.

Phantastisch für Pharma

Eingesetzt wird Flecozip vorwiegend in den Laboren und Reinräumen der Wirkstoffproduktion – zum Beispiel beim Einwiegen aus dem Isolator, beim Ab- und Umfüllen fertiger Tabletten sowie beim Transfer von Pulver und sonstigen Feststoffen. Flecozip lässt sich auch als Sekundäreinhausung einsetzen. Es entsteht ein flexibler Isolator, der ohne kostenintensive Umrüstung und Dokumentation der Anlage die Anforderungen an das Containment-Level OEB 5 für hochtoxische Produkte erfüllt.

So flexibel, wie Sie Flecozip benötigen

Als gerade Schlauchfolie mit vorkonfektioniertem Halbverschluss, mit offener Ringöffnung zum Andocken an die gewünschte Prozesseinheit oder als speziell vorkonfektioniertes Gebinde mit Sekundäreinhausung und integrierten Handschuhen – Flecozip ist so modular wie Ihre Systemanforderungen. Selbstverständlich auch in unterschiedlichen Längen und Breiten für variable Füllmengen.

Flecozip auf einen Blick

- ↙ Flexibles Andock- und Umfüllsystem
- ↙ Einfache Konfektionierung
- ↙ Für nahezu alle handelsüblichen LDPE-Gebinde
- ↙ In Gebindegrößen von wenigen Millilitern bis zu 100 Litern
- ↙ Verschluss mehrfach verwendbar
- ↙ Beliebige Größen
- ↙ Variable Breiten
- ↙ Und vieles mehr

FLECOTRIC

IM UMGANG MIT SENSIBLEN UND TOXISCHEN SCHÜTTGÜTERN NUTZEN UNTERNEHMEN VERMEHRT EINWEGSYSTEME. SIE VERMEIDEN DAMIT JEDE KREUZKONTAMINATION UND ERFÜLLEN STEIGENDE GMP-ANFORDERUNGEN SICHER.

So einfach wie genial



Flecotric, das flexible Containment-Tri-Clamp-System, ermöglicht die einfache Verbindung von Prozesseinheiten mit Single-Use-Schlauchfolien und macht Edelstahlrohrverbindungen damit in vielen Fällen überflüssig. Aufwändige Reinigungsprozesse entfallen dadurch ebenso wie teure Validierungsarbeiten und komplexe Montagen.

Sicher ist sicher

Der mithilfe des Flecotric-Rings angebrachte Verbindungsschlauch wird nach Gebrauch ganz einfach entsorgt und durch einen neuen ersetzt. Großer Vorteil: Durch die Single-Use-Technologie lassen sich auf der gleichen Anlage unterschiedliche Produkte verarbeiten. Kosten- und zeitintensive Umrüstungen und Dokumentationen können eingespart und Kreuzkontaminationen sicher verhindert werden.

Flecotric auf einen Blick

- ↙ Flexibler Einsatz durch unterschiedliche Foliengrößen
- ↙ In Standarddicke ideal geeignet für den Pulvertransfer sowie zum Ab- und Umfüllen
- ↙ Spezielle Foliestärken für Verwiegungen ohne verfälschte Ergebnisse
- ↙ Gängige Anschlussdurchmesser
- ↙ Standard-DT-Dichtung
- ↙ Transparente Folien für gut kontrollierbaren Materialfluss
- ↙ Und vieles mehr

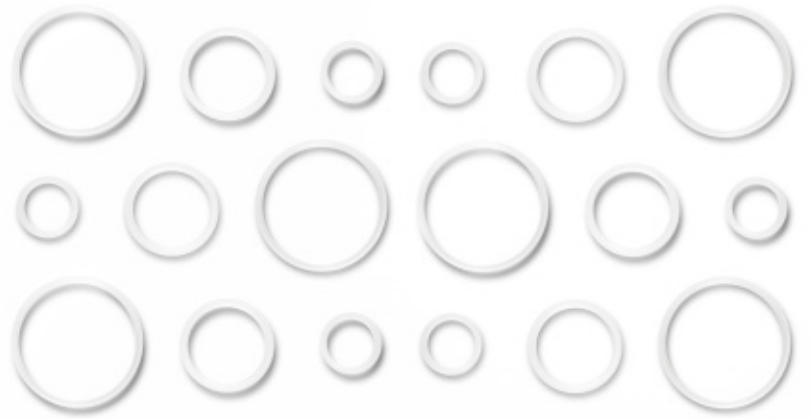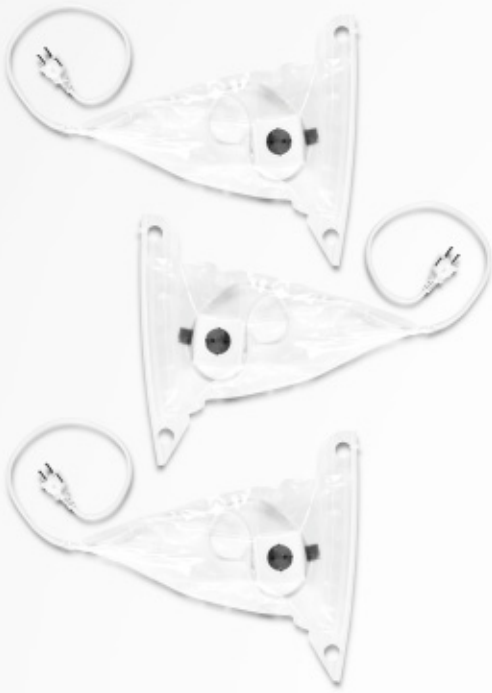

Lagerbehälter, Schütt- und Andocksysteme von Rommelag FLEX bekommen Sie ab Lager in allen gängigen Größen und Anschlussdurchmessern. Speziallösungen konfektionieren wir ganz individuell für Ihre Bedürfnisse.





ENDE ODER ANFANG

MEHR ÜBER DIE FLEXIBLEN VERPACKUNGSLÖSUNGEN VON ROMMELAG FLEX SCHILDERN WIR IHNEN GERNE IN EINEM PERSÖNLICHEN GESPRÄCH. LASSEN SIE UNS GEMEINSAM HERAUSFINDEN, WIE WIR IHR LEBEN EIN BISSCHEN LEICHTER UND IHR UNTERNEHMEN NOCH WIRTSCHAFTLICHER MACHEN KÖNNEN. SIE ERREICHEN UNS ÜBER WWW.ROMMELAG.COM – UND NATÜRLICH KOMMEN WIR SIE AUCH GERNE BESUCHEN.

Wir sind für Sie da

Mit ihren vier Fachbereichen ENGINEERING, CMO, FLEX und SERVICE steht die Marke Rommelag für einen starken Verbund dezentral und operativ eigenständig geführter Unternehmen in Deutschland und der Schweiz, die alle das gleiche Ziel verfolgen: Ihnen bei jedem Projekt zu beweisen, dass Ihre Entscheidung für Rommelag genau die richtige ist.



Flecotec AG
Schweighofstraße 3
79410 Badenweiler
Deutschland
T +49 7632 828553-0
mail.ft@rommelag.com
www.rommelag.com